



ZYMO RESEARCH

The Beauty of Science is to Make Things Simple

Zymo Research [メーカー略称: ZYR]

30%OFFキャンペーン

期間:

~平成29年9月15日

集菌の手間なし! プラスミドDNA抽出キット

Zyppy Plasmid Kit

詳しくはフナコシWebで検索!

Webページ番号

80839



大腸菌培養液を 直接Lysisして プラスミド抽出!



精製したプラスミドDNAは形質転換、ライゲーション、シーケンシング、制限酵素処理、PCRなどに使用できます。

さらに!

色のついたバッファーで溶菌と中和を目で確認



Miniprep Kitの操作方法概略



- 1 培養液に直接 **Lysis buffer(青色)**を加える。
溶液が青色に透き通ったら溶解完了。
- 2 **Neutralization buffer (黄色)**を加える。
中和すると溶液全体が黄色に変化する。
- 3 Zymo-Spin Columnで洗浄し、**プラスミドDNA**を溶出する。

Miniprep Kit (カラムタイプ)の仕様と価格

Zymo Research [メーカー略称: ZYR]


試料量	操作時間	溶出液量	収量	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
600 μ l	8分	$\geq 30 \mu$ l	25 μ g	D4036	1 kit (50 preps)	12,000	8,400
				D4019	1 kit (100 preps)	20,000	14,000
				D4020	1 kit (400 preps)	69,000	48,300
				D4037	1 kit (800 preps)	125,000	87,500

サンプルあります! 詳細は裏面をご覧ください

その他キャンペーン対象製品は裏面をチェック!!




トランスフェクショングレードの プラスミドDNAを精製

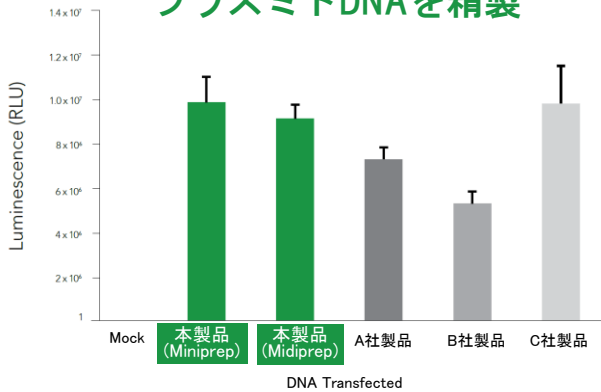

本製品または他社製品を用いて抽出したルシフェラーゼ発現プラスミドを細胞にトランスフェクションし、ルシフェラーゼの活性を測定した。

高収量かつ高品質の プラスミドDNAを精製

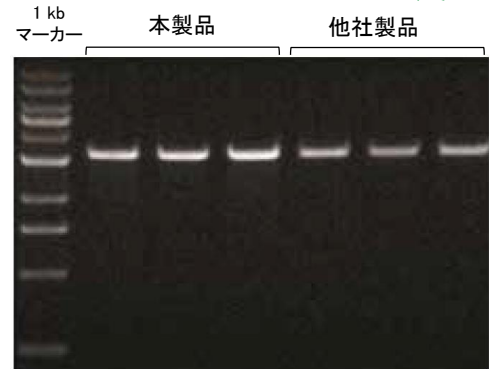

本製品または他社製品を用いてプラスミドDNAを抽出・精製し、EcoRI処理を行った後、電気泳動を行った。

Zymo Research [メーカー略称:ZYR]


キットの種類	試料量	操作時間	溶出液量	収量	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
Midiprep (Columnタイプ)	6 ml	15分	≥ 150 μl	50 μg	D4025	1 kit (25 preps)	33,000	→ 23,100
					D4026	1 kit (50 preps)	60,000	→ 42,000
Maxiprep*1 (Columnタイプ)	150 ml	40分	≥ 2 ml	500 μg	D4027	1 kit (10 preps)	22,000	→ 15,400
					D4028	1 kit (20 preps)	43,000	→ 30,100
96 Miniprep (96 well plateタイプ)	750 μl	45分	30 μl	10 μg	D4041	1 kit (2 × 96 preps)	69,000	→ 48,300
					D4042	1 kit (4 × 96 preps)	124,000	→ 86,800
96 Magprep*2 (96 well plateタイプ)	750 μl	60分	30 μl	10 μg	D4100	1 kit (2 × 96 preps)	59,000	→ 41,300
					D4101	1 kit (4 × 96 preps)	104,000	→ 72,800

*1 Maxiprep Kitは、直接、大腸菌培養液からのプラスミド抽出は行えません。培養液を遠心し大腸菌ペレットから抽出を行います。詳細は製品データシートをご覧ください。

*2 磁気ビーズにより精製するキットで、自動化装置による処理が可能です。別途、磁気スタンドが必要です。

キット構成品は単品購入も可能です (キャンペーン対象外)

バッファーやカラム/プレートは単品で購入することもできるため、不足したコンポーネントの補充が可能です。

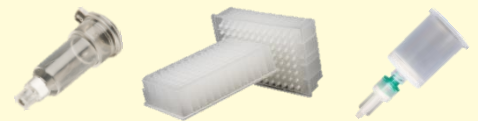

サンプルあります！！

カラムタイプのMiniprep Kit(#D4036)の小包装サンプル(10 preps)をご用意しています。ご希望の方は当社テクニカルサポート(試薬担当:下記参照)までお問い合わせ下さい。

または、フナコシホームページ(下記参照)に掲載の申し込み用紙やオンラインフォームをご利用下さい。

Webページ番号

7845

Zyppy以外の核酸抽出キットやDNAメチル化キットもあります！！

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2017年6月15日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。臨床用途には使用できません。
- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。

- ※ 記載されている会社及び商品名は、ZYMO RESEARCH社の商標または登録商標です。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(ZYR)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

日本総代理店 フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
http://www.funakoshi.co.jp/ e-mail: info@funakoshi.co.jp

試薬に関して: Tel. 03-5684-1620 Fax 03-5684-1775

e-mail: reagent@funakoshi.co.jp

受託に関して: Tel. 03-5684-1645 Fax 03-5684-6539

e-mail: jutaku@funakoshi.co.jp

ZYR-5883 (2017.06)