




New
機器
組織アレイ 汎用機器

手動式組織アレイ作製器具

Tissue Micro Array Set

簡単に組織アレイが作製できる手動式の作製器具です。

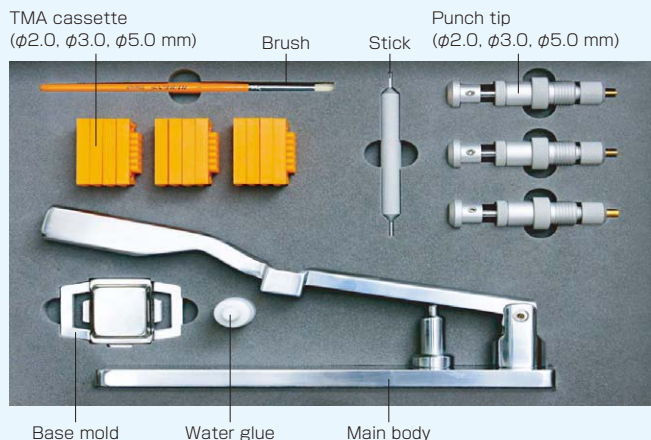

メーカー名 : Labro Co., Ltd.
 Labro 社は、独自の組織アレイ作製器具を製造しています。

特長

- ◆ スポット数 60 個 (φ 2.0 mm), 30 個 (φ 3.0 mm), 20 個 (φ 5.0 mm) の 3 種類の組織アレイが作製できます。
- ◆ Punch tip を Main body に固定して、この原理で組織スポットを正確に切り出し可能です (特許出願中)。
- ◆ 独自の TMA cassette (特許出願中) により、簡単に組織アレイブロックを作製できます。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Tissue Micro Array Set	LBC	TMA01	1 set / 380,000

操作法概略



1. ドナーブロックを Main body に置き、Punch tip で組織スポットを切り出す。



2. Punch tip の上部を押し込み、切り出した組織スポットを TMA cassette に挿入する。



3. Base mold に Water glue をまんべんなく塗布する。




4. TMA cassette を Base mold にセットして、組織スポットを Stick で底に押し込む。




5. パラフィン包埋する。60℃で 60 分間インキュベートする。




6. 組織アレイブロックの完成

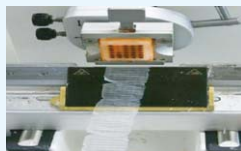

7. 冷却後、薄切する。

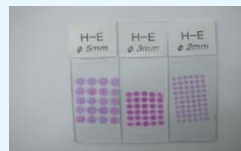

8. 作製した組織アレイを染色・観察に用いる。

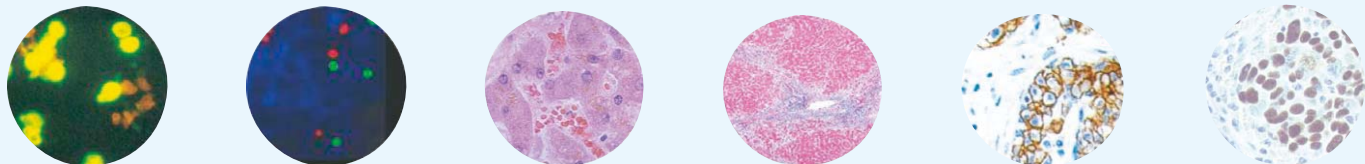

古紙再生適性
 紙へリサイクル可
 不要となった際は、
 古紙回収・リサイク
 ルに出してください



販売店

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

<http://www.funakoshi.co.jp/>

e-mail : info@funakoshi.co.jp

試薬に関して : Tel.03-5684-1620 Fax 03-5684-1775

e-mail : reagent@funakoshi.co.jp

機器に関して : Tel.03-5684-1619 Fax 03-5684-5643

e-mail : kiki@funakoshi.co.jp

ZB-S11N-01 (2009.11, No. 450)



※本紙に記載されている価格は、2009年11月1日現在です。