


研究用試薬

** 2008年 8月 改訂
* 2007年 10月 改訂

マウス・ラット HGF 臓器抽出液

本試薬は添付文書をよく読んでから使用してください。

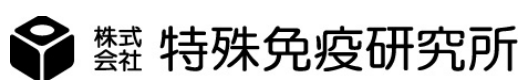

マウス・ラット 50ML

****【試薬の構成】**

1. 臓器抽出液 50 mL 2本

****【その他準備が必要な試薬】**

1. Phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF)
例) SIGMA 社 Phenylmethanesulfonyl fluoride (P7626)
2. イソプロパノール (PMSF 溶解用)
3. 塩酸 (pH 調整用)

****【試薬の調製法】**

1. 100 mM PMSF の調製
PMSF 17.4 mg を量り取り、1 mL のイソプロパノールに溶解します。
2. PMSF の添加
臓器抽出液 50 mL に 100 mM PMSF を 0.5 mL 加えてよく混合します。
(PMSF の最終濃度 1 mM)
3. pH の調整
塩酸を用いて、PMSF を添加した臓器抽出液の pH を 7.5 に調整します。

※試薬は必要量を使用時に調製してください。

【貯法】

凍結を避け、2～10℃で保存。

【製品コード】

CODE: 1Z82

【問い合わせ先】

株式会社 特殊免疫研究所 営業部
〒112-0004
東京都文京区後楽 1 丁目 1 番 10 号
日本生命水道橋ビル
TEL 03-3814-4081 FAX 03-3814-5957