



タブレット状の核酸泳動用アガロース

Atlas Agarose Tablet

アガロースを含むタブレットです。秤量の必要がなく、水またはバッファーにそのまま加え、加熱冷却するだけで手軽に核酸泳動用のアガロースゲルを作製できます。

アガロースの秤量いらす！



- 1粒のタブレットにアガロースと核酸染色試薬が含まれているタイプの製品は、**泳動バッファーを加えて加熱するだけで**、先染め用のアガロースゲルを作製できます。
- 1粒のタブレットにアガロース、核酸染色試薬、泳動バッファーが含まれているタイプの製品は、**純水を加えて加熱するだけで**、先染め用のアガロースゲルを作製できます。

タイプ	構成成分			商品コード
	アガロース	核酸染色試薬	バッファー	
アガロースタブレット	●	—	—	BA50201
核酸染色試薬入りアガロースタブレット	●	●	—	BA50202
	●	●	● (TAE)	BA50203
	●	●	● (TBE)	BA50101
	●	●	—	BA50401
	●	●	● (TAE)	BA50402

● Atlas ClearSight

- ・エチジウムブロミド (EtBr) に代わる安全性の高い DNA/RNA 染色試薬 (Safe Dye)。
- ・GFP や SYBR® Green 用の緑色フィルターまたは EtBr 用フィルターで検出できます。
- ・測定波長：励起 490 nm (サブピーク：270 nm, 290 nm) / 蛍光 530 nm

● Atlas ClearSight Gold (右記でご紹介している製品です →)

- ・Atlas ClearSight の改良品です。
- ・Blue / Green LED で検出できます。
- ・測定波長：励起 250 nm or 482 nm / 蛍光 509 nm

[メーカー：BAT]

品名	商品コード	包装	価格(¥)
Atlas Agarose Tablet	BA50201	100 pieces	12,000
Atlas ClearSight Agarose Tablet	BA50202	100 pieces	15,000
Atlas ClearSight Tablet with TAE	BA50203	100 pieces	20,000
Atlas ClearSight Tablet with TBE	BA50101	75 pieces	23,000
Atlas ClearSight Gold Agarose Tablet	BA50401	100 pieces	22,000
Atlas ClearSight Gold Tablet with TAE	BA50402	100 pieces	25,000




高感度かつ低バックグラウンド

Atlas ClearSight Gold DNA Stain

無料サンプル品あります

エチジウムブロミド (EtBr) よりも変異原性が低く、安全にアガロースゲル中の DNA/RNA を染色できる緑色蛍光の染色試薬です。Blue/Green LED で検出できます。

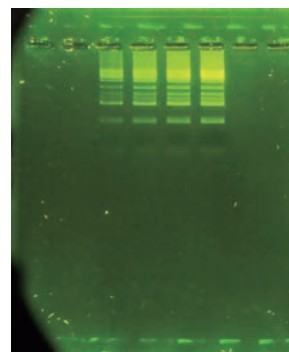

本製品を用いた先染めの使用例

特長

- 非常に高感度で、0.2 ng (DNA) または 1 ng (total RNA) から検出可能です。
- 先染め、後染めどちらにもご使用いただけます。
- 先染めの場合、アガロースゲル溶液 100 ml に本製品を 4~8 μl 添加し、ゲルを作製します。
- Blue / Green LED で検出可能です。
- 測定波長：励起 250 nm or 482 nm / 蛍光 509 nm

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Atlas ClearSight Gold DNA Stain		サンプル	
BAT	BH40701	1 ml /	14,000
BAT	BH40702	5×1 ml /	62,000

サンプルあり 無料サンプル品のご用意があります。ご希望の方は当社テクニカルサポート (試薬担当) までお問い合わせ下さい。



操作の容易さ、ゲル作製までの速さを動画で実感して下さい！

Web に
動画あり



Web ページ番号

68654

