

SARTORIUS

9~10%  
OFF

Web ページ番号

Vivaspin Turbo 4

67667



Vivaspin Turbo 15

46039




簡便・迅速な濃縮・脱塩用スピнкаラム

## Vivaspin Turbo 4 / Turbo 15

Vivaspin Turbo は、ろ過時間が短く、薬品耐性の高い限外ろ過ユニットです。Angular Dead Stop Pocket 構造 (右図) により、試料のロスや乾燥のリスクが抑えられ、試料の回収も容易です。

## Angular Dead Stop Pocket 構造

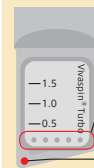

クロスフローに近い過性能を確保  
(流出口の位置が側面に、さらに口径が大きく!)

三角コーナーに濃縮液がまとまり、  
ピペットでの回収が容易に

## Vivaspin Turbo 4



- 試料量：40  $\mu$ l~4 ml
- 最終濃縮液量：40  $\mu$ l
- 推奨遠心力：~7,500 $\times$ g
- 膜材質：PES

開始液量：4 ml		Swing bucket (4,000 $\times$ g)		Fixed angle (7,500 $\times$ g)	
試料例	MWCO	30 倍濃縮に必要な時間 (分)*	回収率	30 倍濃縮に必要な時間 (分)*	回収率
Lysozyme 0.25 mg/ml (14,300 MW)	3,000	65	95%	70	93%
	5,000	50	94%	60	92%
$\alpha$ -Chymotrypsin 1.0 mg/ml (25,000 MW)	10,000	10	95%	8	95%
BSA 1.0 mg/ml (66,000 MW)	10,000	10	98%	7	97%
	30,000	8	96%	6	97%
IgG 1.0 mg/ml (160,000 MW)	30,000	18	94%	13	92%
	50,000	16	93%	12	90%

\*20 $^{\circ}$ C 時

[メーカー：SKK]

分画分子量 (MWCO)	3,000	5,000	10,000	30,000	50,000	100,000	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
	商品コード	VS04T91	VS04T11	VS04T01	VS04T21	VS04T31		VS04T41	25 pieces
	VS04T92	VS04T12	VS04T02	VS04T22	VS04T32	VS04T42	100 pieces	<del>94,800</del>	85,300

## Vivaspin Turbo 15 PES



- 試料量：100  $\mu$ l~15 ml
- 最終濃縮液量：100  $\mu$ l
- 推奨遠心力：~4,000 $\times$ g
- 膜材質：PES

開始液量：15 ml		Swing bucket (4,000 $\times$ g)		Fixed angle (4,000 $\times$ g)	
試料例	MWCO	20 倍濃縮に必要な時間 (分)*	回収率	20 倍濃縮に必要な時間 (分)*	回収率
Lysozyme 0.25 mg/ml (14,300 MW)	5,000	33	96%	50	96%
$\alpha$ -Chymotrypsin 1.0 mg/ml (25,000 MW)	10,000	10	95%	10	95%
BSA 1.0 mg/ml (66,000 MW)	10,000	10	99%	10	99%
	30,000	8	98%	10	98%
IgG 1.0 mg/ml (160,000 MW)	30,000	23	95%	17	95%
	50,000	20	94%	15	94%

\*20 $^{\circ}$ C 時

[メーカー：SKK]

分画分子量 (MWCO)	3,000	5,000	10,000	30,000	50,000	100,000	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
	商品コード	VS15T91	VS15T11	VS15T01	VS15T21	VS15T31		VS15T41	12 pieces
	—	VS15T12	VS15T02	VS15T22	VS15T32	VS15T42	48 pieces	<del>65,400</del>	58,900

※ 試料量、最終濃縮液量、推奨遠心力は使用するローターの種類や膜の分画分子量 (MWCO) によって異なります。詳細は製品添付のデータシートをご覧ください。