



操作が簡単なエンドトキシン検出キット

ToxinSensor Gel Clot Endotoxin Assay Kit

LAL 試薬を用いたゲル化法により、試料中のエンドトキシンを半定量的に検出するキットです。

- ✓ 米国薬局方
- ✓ FDA(アメリカ食品医薬品局)ガイドラインのプロトコルに準拠

特長

- 試薬と試料を混合しインキュベートするだけでエンドトキシンを検出できます。
 - キットには測定に必要な全試薬、エンドトキシンフリーのチューブおよびピペットチップが含まれています。
 - 感度：0.25 EU/ml
 - アッセイ数：40 回
- ※血液、血液由来物質、血清、抗生物質またはβ-グルカンを含む試料への使用は推奨しません。
- ※測定試料の pH は 6~8 を推奨しています。

判定方法

- 陽性判定：エンドトキシンが存在する場合
バイアルを上下反転しても崩れない強固なゲルが形成される。
- 陰性判定：エンドトキシンが存在しない場合
濁度または粘度が向上する可能性はあるが凝固しない。

キット内容

- LAL
- LAL reagent water
- *E. coli* endotoxin standard
- Endotoxin-free vial
- Endotoxin-free tip
- Incubation rack

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Gel Clot Endotoxin Assay Kit, ToxinSensor	GSC	L00351	1 kit / 24,000



エンドトキシン除去キット

ToxinEraser Endotoxin Removal Kit

試料中に含まれるエンドトキシンを、0.1 EU/ml 以下まで除去できるキットです。

※本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。

特長

- タンパク質、ペプチド、抗体、多糖類などの試料に含まれるエンドトキシンを除去できます。
- カラムには Polymyxin B を固定化したアガロースビーズが充填済みです。
- カラム結合能：2,000,000 EU/ml resin

キット内容

- ToxinEraser endotoxin removal resin pre-packed column
- Regeneration buffer
- Equilibration buffer
- Flow-speed control
- Collection tube
- Tip

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Endotoxin Removal Kit, ToxinEraser	GSC	L00338	1 kit / 30,000

別売品 ▶ エンドトキシン除去用レジン

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Endotoxin Removal Resin, ToxinEraser (50% Slurry)	GSC	L00402	1 ml / 15,000

100周年 ありがとう キャンペーン

キャンペーン一覧 → p.29

実施中のその他のキャンペーン



特別価格 抗体可変領域解析サービス

10% OFF ATCC® 全製品 → p.7~8

台数限定 リアルタイム PCR 装置 qTOWER³ G (PC 付) 195 万円!

Web ページ番号

81697 (株)バイオピーク

81605 ATCC®

67316 analytik Jena 社

キャンペーン期間

2023 年 1 月 2 月 3 月

2/28

3/31

限定台数販売終了まで

