


操作の手間や消耗品の使用量を大幅削減!
スパイラル式自動菌液塗抹装置


easySpiral NEW

スパイラル式プレーティング法とは?

回転するディッシュの表面に、中央から外側に向かって濃度が減少するように、らせん状に塗抹する方法です。適当なエリアのコロニー数を計測し、計測したエリアの塗抹量で割ることによって、1 ml あたりのコロニー数を容易かつ正確に求めることができます。

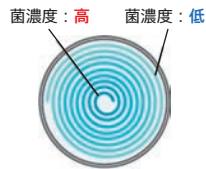

動作モードは4種類^{*1}

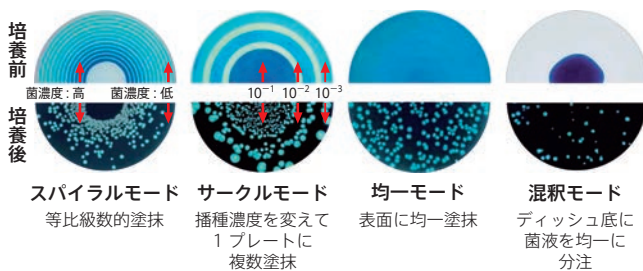

*1 モデルによって搭載されている動作モードが異なります。

- スパイラルおよびサークルモードでは、マニュアル法で必要な繰り返しプレーティングが不要で、時間と消耗品を削減できます。
- 塗抹を行うスタイラスの消毒を自動で行い、クロスコンタミネーションが生じません。
- USB 経由で PC^{*2} に接続することで、塗抹液量の変更やプログラム変更、トレーサビリティシステムを使用できます (#412-000 を除く)。

interscience
world leader in microbiology

Web ページ番号

68464



easySpiral/Pro



easySpiral Dilute



40^W×41.5^D×29^H cm,
16.4 kg (共通)

[メーカー: ILB]

| モデル | easySpiral | easySpiral Pro | easySpiral Dilute |
|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 対応生菌数範囲 (CFU/ml) | 300~1.3×10 ⁵ | 100~1.0×10 ⁷ | 30~1.0×10 ¹² |
| 動作モード | スパイラル | ● | ● ^{*3} |
| | サークル | ● | ● ^{*3} |
| | 均一 | — | ● |
| | 混釈 | — | ● |
| プリセット塗抹量 | 50, 100 μl | 50, 100, 200 μl | |
| 塗抹液量設定範囲 | — | 10~1,000 μl ^{*2} | |
| 段階希釈機能 | — | — | 10倍 (×5回) |
| 対応ディッシュサイズ | φ90 mm | φ90, 150 mm | φ55, 90, 150 mm |
| 連続塗抹可能数 | 20枚 (50 μl 塗抹時) | | |
| 商品コード | 412-000 | 413-000 | 414-000 |
| 包装 | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| 価格 (¥) | 2,850,000 | 4,118,000 | 5,949,000 |

*2 塗抹液量の設定には別途 PC (OS: Windows 10 64 bit 以上) が必要です。

*3 φ90, 150 mm ディッシュのみ対応。

※デモ可能です。ご希望の際は当社テクニカルサポート (機器担当, kiki@funakoshi.co.jp) までお問い合わせ下さい。

ラッキーフナコさんを探せ!

本誌の紙面中に「四つ葉のクローバーを持ったフナコさん」が隠れています。紙面中 (p.12, 裏表紙を除く) にいる「四つ葉のクローバーを持ったフナコさんの人数」を数えて、応募フォームからご解答下さい。正解した方全員にフナコシオリジナルノートをプレゼントします!

※ご応募はフナコシ Web 会員登録およびフナコシニュース定期発送登録をされている方に限らせていただきます。ご応募時に登録可能です。

※当選の発表は、発送をもって代えさせていただきます。

応募締切: 2023年10月31日(火)

応募フォーム・プレゼントの詳細はこちら

Web ページ番号

70529



販売店

funakoshi



フナコシ株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
www.funakoshi.co.jp info@funakoshi.co.jp

試薬: reagent@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1620

機器: kiki@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1619

受託: jutaku@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1645